

## TUOTEKORTTI

### STERIILI DENATUROITU ETANOLI IMS 70/30 SUIHKEPULLO



## TUOTETIEDOT

### TUOTTEEN KUVAUS

- Steriili suihke puhdistiloihin sisältää 70 % denaturoitua alkoholia ja 30 % vettä.
- Suihke soveltuu käytettäväksi puhdistiloissa koven pintojen desinfektioon.
- Soveltuu etanolia kestävien pintojen ja välineiden desinfektioon.

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Säädettävä suihkutusteho
- Suihkepää toimii kevyellä painalluksella
- Korkin kiinnitys suojaa väärinkäytöksiltä
- Pullon materiaali on polyeteeni (HD-PE), joka voidaan kierrättää
- Suihkepään ilmanpoistossa on hydrofobinen ePTFE kalvo, joka estää kosteuden ja mikrobien pääsyn pulloon samalla mahdollista ilmanvaihdon molempiin suuntiin paineen tasaamiseksi.
- Saatavana 500 ja 950 ml suihkepulloina.

## TEKNISET TIEDOT

### VALMISTUS

Tuote on pulloitettu ja korkitettu ISO 14644-1 luokan 5 laminaarivirtauskaapeissa. Tuotteen pakkaaminen tapahtuu ISO 14644-1 luokan 7 puhdistiloissa. Liuos suodatetaan 0,2 mikronin suodattimella täyttöhetkellä.

### DESINFOINTIAINEEN LAATUVAATIMUS/ ERITTELY

70% USP Denaturoitu etanoli / 30% USP WFI

### PAKAUS

Ensisijainen pakkaus: polyeteeni-muovipullo (HD-PE), jossa väärinkäytöltä suojaava suihkepää. Toissijainen pakkaus: kaksinkertainen pakkaus polyeteenipusseissa.

### STERILOINTI TIEDOT

Gammasäteilytys (vähintään 25 kGy)

### LAADUNVARMISTUS

Tuote toimitetaan BS EN ISO 9001: 2008 rekisteröidyn laadunhallintasertifikaatin mukaisesti.

### SÄILYVYYS

Säilyy avaamattomana 2 vuotta valmistuksesta ja avaamisen jälkeen oikein säilytettynä 3 kuukautta.

### VARASTOINTIOLOSUhteet

Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä suihkepää tiiviisti suljettuna. Syttymisvaara.

### VAARATIEDOTE

Helposti syttyvä neste ja höyry. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, suojalaseja, kasvosuojusta.

## TUOTEKORTTI

### STERIILI DENATUROIITU ETANOLI IMS 70/30 SUIHKEPULLO

#### TEKNISET TIEDOT

##### DESINFIOINTIKYKY

| SUSPENSIOTESTIT |               |                    |                                 |            |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Testi           | Testimikrobit | Kontaktiaika (min) | Standardin edellyttämä vähenemä | Testitulos |
| BSEN 1040       | S. aureus     | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.23     |
|                 | P. aeruginosa | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.43     |
| BSEN 1275       | C. albicans   | 15 min             | Log 4.0                         | > 4.24     |
|                 | A. niger      | 15 min             | Log 4.0                         | > 4.30     |
| BSEN 1276       | S. aureus     | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.23     |
|                 | E. coli       | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.43     |
|                 | P. aeruginosa | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.42     |
|                 | E. hirae      | 5 min              | Log 5.0                         | > 5.41     |
| BSEN 1650       | C. albicans   | 15 min             | Log 4.0                         | > 4.30     |
|                 | A. niger      | 15 min             | Log 4.0                         | > 4.24     |

| PINTATESTIT |               |                    |                                 |            |
|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------|
| Testi       | Testimikrobit | Kontaktiaika (min) | Standardin edellyttämä vähenemä | Testitulos |
| BSEN 13697  | S. aureus     | 5 min              | Log 4.0                         | > 5.7      |
|             | E. coli       | 5 min              | Log 4.0                         | > 5.1      |
|             | P. aeruginosa | 5 min              | Log 4.0                         | > 4.7      |
|             | E. hirae      | 5 min              | Log 4.0                         | > 5.6      |
|             | C. albicans   | 15 min             | Log 3.0                         | > 3.9      |
|             | A. niger      | 15 min             | Log 3.0                         | > 3.1      |



#### TILAUS & PAKKAUSTIEDOT

| Tuotenumero | Tuote                                       | Pakkauskoko | Kpl/laatikko | Laatikon mitat    | Laatikonpaino |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| ZSAL65499   | CleanGuard 2 Steriili etanoli IMS 70/30 WFI | 500 ml      | 24           | 445 x 370 x 245mm | 12.9kg        |
| ZSAL65950   | CleanGuard 2 Steriili etanoli IMS 70/30 WFI | 950 ml      | 15           | 442 x 390 x 320mm | 15.1kg        |